



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI
SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Doküman No: OE-BK-PR-001/ TL-009
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :000
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Santrifüj cihazının düzenli kullanılmasını sağlamak.

2. Sorumlu

Laboratuvar Çalışanları

3. Uygulama

3.1. Serum ve plazma santrifüjü için;

- Kan bulunan tüpler aynı ağırlıktaki tüpler karşılıklı gelecek şekilde santrifüj haznesine yerleştirilir.
- Tek kalan tüp olduğunda karşı hazneye kan miktarı kadar su ile doldurulmuş tüp yerleştirilir.
- Santrifüjün düğmesi "4000 rpm" konumuna getirilir.
- Ayar düğmesi 10 dakikaya kurulur. "Start" tuşuna basılır. 10 dakika sonra cihaz otomatik durur.
- Tüpü çıkararak kanın şekilli elemanlarının ve serumun ayrılıp ayrılmadığına bakılır.
- Serum bulanıksa tekrar aynı şekilde tüp santrifüj edilir.
- Serumu uygun bir şekilde ayrılmışsa tüp çalışılacak cihazın sporuna alınır.

3.2. İdrar Santrifüjü için;

- İdrar bulunan tüpler aynı ağırlıktaki tüpler karşılıklı gelecek şekilde santrifüj haznesine yerleştirilir.
- Tek kalan tüp olduğunda karşı hazneye idrar miktarı kadar su ile doldurulmuş tüp yerleştirilir.
- Santrifüjün düğmesi "4000 rpm" konumuna getirilir.
- Ayar düğmesi 5 dakikaya kurulur. "Start" tuşuna basılır. 5 dakika sonra cihaz otomatik durur.
- Tüpü çıkararak idrar çalışmasının yapılacağı spora koyulur.

HAZIRLAYAN

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM