



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
AZOT TANKI KULLANIM TALIMATI

Doküman No:OE-GEN-PR-001/TL-002
İlk Yayın Tarihi : 06.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, Azot Tanklarının doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat, Azot Tanklarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji laboratuvar çalışanları

4. UYGULAMALAR

4.1. Azot Tankı daima sıvı azot içeren tüplere bağlı olarak durur.

4.2. Cihazın üzerinde içindeki azot seviyesini gösteren bir dijital göstere vardır.

4.3. İçindeki sıvı azot seviyesi azaldığında cihaz otomatik olarak sıvı azot bağlı tüpten azot ikmali yapar ve böylece içindeki sıvı azot seviyesini dengede tutar.

4.4. Sıvı azot tüpündeki azot bittiği zaman dolum firmasına haber verilerek azot tüpü doluma gönderilir.

4.5. Cihazın kullanımı sırasında özel soğuğa dayanıklı eldiven giyilmeli, gözlük takılmalı ve kişisel koruyucu önlemler alınmalıdır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM