



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
FİLM BANYO CİHAZI KULLANMA TALIMATI

Doküman No:OE-GEN-PR-001/TL-008
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. AMAÇ

Film banyo cihazının doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Filmlerin banyo yapıldığı cihazı kapsar.

3. SORUMLULAR

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji laboratuvar çalışanları

4. UYGULAMALAR

- 4.1. Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalıdır.
- 4.2. Cihazı çalıştırmadan önce besleme suyu musluğu açılır.
- 4.3. Cihazın developer, fixer ve su tanklarının boşaltma vanaları kapatılır.
- 4.4. Cihazın devoleper ve fixer tanklarının içinde solüsyon olup olmadığı kontrol edilir.
- 4.5. Tanklar boş ise solüsyon hazırlama talimatına göre solüsyon hazırlanır.
- 4.6. Cihazın fişi prize takılır.
- 4.7. Açma kapama düğmesine basılır.(kontrol panelinin altında cihazı açtığınızda kontrol ışıklarıyanacaktır ve önceden girilen parametreler devreye girecek işlem zamanı kontrol paneli üzerinde görünecektir)
- 4.8. Cihazın su tankı boş ise 8 dakika içinde su tankı dolacak, dolum esnasında kurutucu fan otomatik olarak çalışacak ve solüsyon sıcaklıkları ayarlanan parametrelere gelecektir, bekleyiniz.
- 4.9. Kontrol paneli yanındaki film giriş kutusunun kapağı kaldırılıp film banyo işlemi yapılır.
- 4.10. Cihaz farklı boy filmleri banyo yapabilmektedir.
- 4.11. Cihaz kullanılırken antioksidasyon ve antikristalizasyon seçenekleri belirlenir.
- 4.12. İkinci film için sesli ve ışıklı uyarı verir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

HAZIRLAYAN:	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:	ONAYLAYAN:
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM