



**İÜ**  
**ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ**  
**SU BANYOLARI KULLANMA TALIMATI**

Doküman No:OE-GEN-PR-001/TL-018  
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017  
Revizyon No :00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 1

**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı su banyolarının doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

**2. KAPSAM**

Bu talimat, su banyolarını kapsar.

**3. SORUMLULAR**

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji laboratuvar çalışanları

**4. UYGULAMALAR**

**4.1.** Su banyoları, her su banyosunda belirlenmiş olan minimum ve maksimum sınırları içerisinde distile su ile doldurulur.

**4.2.** istenilen sıcaklığa ayarlanır ve termometre ile istenilen dereceye gelip gelmediği kontrol edilir.

**4.3.** Kullanıcı isterse çalkalayıcı özelliği olan su banyoları için bu fonksiyonu da kullanabilir.

**4.4.** Çalışma sırasında su haznesi kapağı kapalı konumda olmalıdır.

**4.5.** Cihaz her çalışma öncesinde haznedeki su seviyesi açısından kontrol edilmelidir.

**4.6.** Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalıdır.

**4.7.** Suyun sıcaklığı dikkate alınmalı ve elektrik kaçaklarına karşı güvenlik olarak mutlaka lastik eldiven ile kullanılmalıdır.

**5. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

**5.1.** Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

**HAZIRLAYAN:**

**GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:**

**ONAYLAYAN:**

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM