



**İÜ**  
**ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ**  
**TERAZİLERİN KULLANMA TALIMATI**

Doküman No:OE-GEN-PR-001/TL-019  
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017  
Revizyon No :00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 1

**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı terazilerin doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

**2. KAPSAM**

Tartı işlemlerinin yapıldığı terazileri kapsar.

**3. SORUMLULAR**

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji laboratuvar çalışanları

**4. UYGULAMALAR**

- 4.1. Cihazın üzeri ve etrafının temizliği yapılır.
- 4.2. Balans hava kabarcığı merkeze konumlandırılır
- 4.3. Cihaz açma/kapama düğmesinden açılır.
- 4.4. Cihaz "0" konumuna gelince; öncelikle içine madde konulacak kabın darası alınır.
- 4.5. Tartım göstergesi sıfırlanır.
- 4.6. Maddenin tartımı bundan sonra yapılır.
- 4.7. Her tartım sonrasında terazinin üzerine ve etrafına dökülenler uygun şekilde temizlenir.
- 4.8. Her tartım sonrası spatül temizlenir.
- 4.9. Kullanım sonrası açma/kapama düğmesi ile kapatılır.

**5. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

- 5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

**HAZIRLAYAN:**

**GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:**

**ONAYLAYAN:**

SÜREÇ SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM