



**İÜ**  
**ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ**  
**VAKUMLU KONSANTRATÖR KULLANMA TALİMATI**

Doküman No:OE-GEN-PR-001/TL-020  
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017  
Revizyon No :00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 1

**1. AMAÇ**

Değişik laboratuvar işlemleri sırasında veya etanol çöktürmesi işleminden sonra tüplerde kalan alkol ve suyun buharlaştırılması ve biyolojik numunenin konsantre edilmesini sağlamaktır.

**2. KAPSAM**

Bu talimat, vakumlu konsantratörü kapsar

**3. SORUMLULAR**

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji laboratuvar çalışanları

**4. UYGULAMALAR**

- 4.1. Cihazın fişi elektriğe takılır ve cihazın kapağı açılır.
- 4.2. Örnek tüpleri kapakları açılmış vaziyette santrifüj dönüş yönünde kapakları yatırılarak rotora yerleştirilir.
- 4.3. Gerekli sıcaklık kompresör basınç ve süre değerleri seçilerek alet çalıştırılır.
- 4.4. Cihaz elektrik kesintilerine karşı UPS cihazına bağlı bulundurulmalıdır.

**5. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

- 5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

<b>HAZIRLAYAN:</b>	<b>GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:</b>	<b>ONAYLAYAN:</b>
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM