



İÜ
ONKOLOJİ
HİBRİDİZASYON FIRINI
KULLANMA TALİMATI

Döküman No: OE-GEN-PR-002,TL-005
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Hibridizasyon fırınının doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. Kapsam

Bu talimat, Hibridizasyon fırınına kapsar.

3. Sorumlular

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanseri Genetiği ve Moleküler Onkoloji Laboratuvar Çalışanları

4. Uygulamalar

4.1. Aletin prize takılı olup olmadığı kontrol edilir.

4.2. Power düğmesinden açılır ve istenilen sıcaklık dijital ekrandan ayarlanır.

4.3. İstenirse sadece inkübatör olarak kullanılabilen gibi çalkalayıcı ve rotor özelliği aletin önündeki düğmeden açılarak eklenebilir.

4.4. Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalıdır.

5. İlgili Dökümanlar

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

SÜREC SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM