



**İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
HOMOJENİZATÖR CİHAZI
KULLANMA TALİMATI**

Döküman No:OE-GEN-PR-002,TL-006
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Bu talimatın amacı, Homojenizatör cihazının doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. Kapsam

Bu talimat, Homojenizatör cihazını kapsar.

3. Sorumlular

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji Laboratuvar Çalışanları

4. Uygulamalar

- 4.1. Cihazın 2 farklı büyüklükte parçalayıcı ucu bulunmaktadır ve parçalanacak doku ve içinde bulunduğu kabın büyüklüğüne göre bu uçlar seçilir.
- 4.2. Uygun uç seçildikten sonra cihazın alt tarafındaki yuvaya yerleştirilerek, cihaz üzerinde bulunan vida sıkılarak uç cihaza sabitlenir.
- 4.3. Parçalama işlemi için istenen devir, cihazın yan tarafında bulunan ayar düğmesi çevrilerek ayarlanır.
- 4.4. Cihazın önünde bulunan açma-kapama düğmesinden cihaz çalıştırılır. Cihaz açılır açılmaz çalışmaya başlar.
- 4.5. Parçalama işlemi bittikten sonra, ucu sabitleyen vida gevşetilerek uç cihaz üzerinden sökülür, yıkanır ve sterilize edilir.
- 4.6. Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalıdır.
- 4.7. Cihaz çalışır durumdayken parçalayıcı uca kesinlikle temas edilmemelidir.

5. İlgili Dökümanlar

- 5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

HAZIRLAYAN:	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN:	ONAYLAYAN:
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM