



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİKROSKOP KULLANMA TALİMATI

Döküman No:OE-GEN-PR-002,TL-012
İlk Yayın Tarihi :06.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Mikroskopların doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. Kapsam

Bu talimat mikroskopları kapsar.

3. Sorumlular

Cihazdan sorumlu Araştırma Görevlisi, Kanser Genetiği ve Moleküler Onkoloji Laboratuvar Çalışanları

4. Uygulamalar

- 4.1. Mikroskopun yanında bulunan düğmeden aydınlatma lambası açılır.
- 4.2. Preparat (lam ve lameli) nesne tablasının üzerindeki sıkıştırma klipslerinin altına yerleştirilir.
- 4.3. Her zaman en düşük büyütme seviyesi olan objektif ile çalışmaya başlanır.
- 4.4. Kaba ayar düğmesi ile nesne tablasını en üst seviyeye çıkartıncaya kadar tablanın kenarına bakılır.
- 4.5. Daha sonra okülere bakarak preparattaki görüntü belirinceye kadar kaba ayar düğmesini aşağıya doğru çevirilir.
- 4.6. Kaba ayar yapıldıktan sonra ince ayar düğmesi ile keskin bir görüntü alınmaya kadar ayar yapılır.
- 4.7. Objektifi tüpteki oküler ile birlikte en düşük büyütme seviyesine getirip bırakılır.
- 4.8. Aydınlatma sistemi kapatılır.
- 4.9. Tüm bu işlemlerden sonra mikroskop koruma örtüsüyle örtülür.

5. İlgili Dökümanlar

- 5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu.

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| HAZIRLAYAN: | GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN: | ONAYLAYAN: |
| SÜREÇ SORUMLUSU | KALİTE TEMSİLCİSİ | BAŞHEKİM |