



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
BİYOGÜVENLİK KABİNİ TEMİZLİK TALİMATI

Doküman No : OE-KT-PR-002/TL-002
İlk Yayın Tarihi :05.10. 2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Bu talimatın amacı KT ilacı hazırlama alanlarında kullanılan Biyogüvenlik kabinlerinin temizliği sırasında yapılacak işlemleri tanımlamaktır.

2. Kapsam

Bu talimat Biyogüvenlik kabinlerinin temizlik işlemlerini kapsar.

3. Tanımlar

KT: Kemoterapi

Antineoplastik ilaç: Malign hücrenin büyümesini durdurma ya da geriletme amacıyla kullanılan, diğer bir anlamda bu hücrenin gelişmesini, olgunlaşmasını yada yayılmasını engelleyen ilaçlardır. Talimatta kısaca ilaç olarak da kullanılacaktır.

4. Sorumlular

KT uygulanan alanlarda çalışan temizlik personeli

5. Uygulamalar

- 5.1. Biyogüvenlik kabinlerinin temizliği mesai başlamadan önce, mesai sonrasında ve gerektiğinde temizlik personeli tarafından yapılır.
- 5.2. Biyogüvenlik kabinini temizleyecek personel işlem sırasında mutlaka eldiven, maske, bone, önlük ve galoş kullanır.
- 5.3. Kabin temizliğinde kırmızı temizlik kovanı ve kırmızı temizlik bezi kullanılır.
- 5.4. Kabin deterjanlı su ile silindikten sonra sade su ile durulanır.
- 5.5. Biyogüvenlik kabinine antineoplastik ilaç bulaşması durumunda kabin kullanımına ara verilir. Kabin, “**Antineoplastik İlaç Dökülme Saçılmalarında Yapılacaklar Talimatı**”na göre temizlenir.
- 5.6. Yapılan temizlik ilgili görevli tarafından “**Biyogüvenlik Kabin Temizlik Kontrol Formu**”na kaydedilir.
- 5.7. Yapılan temizlik, temizlik sonrası kabini ilk kullanan hemşire tarafından kontrol edilir, kontrol sonuçları aynı form ile kayıt altına alınır.

6. İlgili Dökümanlar

- 6.1. Antineoplastik İlaç Dökülme Saçılmalarında Yapılacaklar Talimatı
- 6.2. Biyogüvenlik Kabin Temizlik Kontrol Formu

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN	ONAYLAYAN
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM