



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
PATOLOJİ LABORATUVARI
BENMARI KULLANMA TALİMATI

Doküman No:OE-PAT-PR-001/TL-004
İlk Yayın Tarihi :03.10.2017
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 1

1. Amaç

Bu talimatın amacı, Benmari (Sıcak su Banyosu) cihazının doğru ve eksiksiz kullanımını sağlamaktır.

2. Kapsam

Bu talimat, Benmari cihazını kapsar

3. Sorumlular

Patoloji Laboratuvar Çalışanları

4. Uygulamalar

4.1. Cihaz ön yüzdeki açma-kapama ve ısı ayar düğmesinden açılır.

4.2. Derece ayarından (1-10) uygun olan seçilir ve uyarı ışığı sönene kadar beklenip çalışmaya başlanır

4.3. Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalıdır.

4.4. İstenilen işlem bittiğinde cihaz kapama düğmesinden kapatılır.

HAZIRLAYAN:

GÖZDEN GEÇİREN:

ONAYLAYAN:

SÜREC SORUMLUSU

KALİTE TEMSİLCİSİ

BAŞHEKİM